

OLYMPUS



说明书

OLYMPUS LC35

数字显微镜摄像头

光学显微镜附件

英文

目录

1 安全	4
1.1 预期用途	4
1.2 避免人身伤害和设备损坏	4
1.3 所用符号说明	5
2 OLYMPUS LC35 摄像头	6
2.1 包装物品清单	6
2.2 系统示意图	7
2.3 LED 状态指示	8
2.4 规格	9
2.5 运行和存储条件	10
3 系统环境	11
3.1 显微镜和摄像头转换接口	11
3.2 计算机和显示器配置建议	12
3.3 使用限制	12
4 组装	14
4.1 安装摄像头	14
4.2 连接 USB 摄像头电缆	15
4.3 安装软件	16
5 采集图像	17
6 清洁摄像头	18
7 故障排除	19
7.1 可能的问题	19
7.2 联系客户服务部门	22
8 符合性声明与弃置说明	23
AdressSticker_08042022	26

关于摄像头

OLYMPUS LC35 是一款具有高帧速率的 CMOS 彩色摄像头。它可使用光学显微镜进行采集。这款摄像头可使用 C 接口连接到所有通用类型的光学显微镜上。

关于本说明书

本说明书适用于 OLYMPUS LC35 显微镜数字摄像头。

有关操作显微镜、计算机或软件的信息，请参见相应设备或软件的说明书。

商标

Microsoft 和 Windows 是美国 Microsoft Corporation 的注册商标。本手册中提及的所有其他品牌名称和产品名称均为其各自所有者的注册商标或商标。

1 安全

此摄像头的开发和生产均符合公认的安全法规。然而，并可能完全排除可能对用户造成的危害、对摄像头或显微镜的损坏或者对摄像头功能的损害。为此，在安装前和安装过程中请务必阅读并遵循常规安全说明和警告。

1.1 预期用途

此摄像头设计用于采集数字图像，但不适用于医学诊断。

1.2 避免人身伤害和设备损坏

警告 - 避免人身伤害

由于电缆损坏而导致电击

人员触碰磨损或损坏的电缆时，存在触电风险。请立即关闭硬件并更换电缆。

由于有毒气体而造成中毒

发生火灾时，摄像头的材料可能会散发有毒气体。吸入这些气体可能会引起刺激或对呼吸道造成伤害。灭火时请佩戴呼吸保护装置。

小心 - 避免人身伤害

绊倒危险

房间内交错的电缆可能会造成绊倒危险，这会造成人身伤害和设备受损。如果可能，请沿着墙或在家具后面布线。将穿过房间的电缆固定并贴上标签。

注意 - 避免设备损坏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608115055076006100>