



# 使用说明书

# DP26

## 显微镜数码 CCD

本使用说明书适用于奥林巴斯 DP26 显微镜数码 CCD。

为确保安全、获得最优性能并使您完全熟悉这套系统的的使用，我们建议您在操作前全面、仔细地看完这本手册。

为了供您进一步参考，应把手册放在靠近工作台并容易拿到的位置。



AX8183

本设备符合法规 **2004/108/EC** 关于电磁兼容性的规定，也符合法规 **2006/95/EC** 关于低电压的规定。



根据欧洲法规 **2002/96/EC** 中关于电子和电器设备垃圾处理的规定，这一符号表示该产品不能作为不分类的城市垃圾处理，而必须单独集中处理。

请咨询您当地的奥林巴斯欧盟经销商，以确认您所在国家的合法回收和/或处理系统。

**注意：** 根据 FCC 管理条例第15 章，本设备经检测，证明符合 A 级数字设备的要求。这些要求是为了提供相应的保护，以避免在商业条件下使用设备时，产生有害的干扰。这类设备产生、使用并能够辐射出无线电频率，并且，如果不按照使用说明书的规定进行安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害的干扰。在居民区操作这类设备时，有可能造成有害干扰。在这种情况下，使用人员应该使用自己的经费消除干扰。

**FCC 警告：** 如果做了未经相应当事人依照规定特别批准的改变或修改，使用人员将无权操作本设备。

# 目 录

|    |            |                          |            |
|----|------------|--------------------------|------------|
| 重要 |            | - 为了安全使用本显微镜，一定要阅读本章节。 - | 1-10       |
| 1  | 设计用途       | 4                        | 2 PC 和软件 4 |
| 3  | 系统的配合      | 4-8                      | 4 准备 8     |
| 5  | 维护和保养      | 9                        |            |
| 1  | 系统图        |                          | 10         |
| 2  | 各部件名称      |                          | 11         |
| 3  | 安装         |                          | 12-15      |
| 4  | 图像记录步骤     |                          | 16,17      |
|    | 4-1 软件     |                          | 16         |
|    | 4-2 图像记录步骤 |                          | 17         |
| 5  | 规格         |                          | 18,19      |
| 6  | 故障检修指南     |                          | 20-24      |

# 重 要

DP26 显微镜 CCD 连接在安装于奥林巴斯 UIS2/UIS 系列光学显微镜 的照相机适配器上，用于记录显微镜放大图像。

如果将 DP26 型显微镜数码 CCD 用于非奥林巴斯公司制造的视频适配器或显微镜，则它的光学性能有可能无法充分表现出来。



## 安全预防措施

1. 在连接或断开连接电缆或电源线前，一定要把关闭 CCD 或电脑的主开关。连接电缆或者电源线时，打开主开关前，一定要插到插座最里面。
2. 为了避免触电或者损坏设备，通电状态下，千万不要连接或者断开电缆。
3. 如果正在使用 DP26 时，切断 CCD 电源，会造成电脑应用程序故障。正在使用 DP26 时，千万不要切断切断电源。
4. 只能使用奥林巴斯公司提供的 AC 适配器。  
如果使用相似的非奥林巴斯公司提供的 AC 适配器，不仅会妨碍 CCD 发挥最优性能，而且会造成设备损害，甚至会因为不正常的发热导致烧坏或者起火。千万不要使用这种 AC 适配器。
5. 电源线或电缆不能弯曲或缠绕，也不要用力过大。  
合理安排好连接电缆，不要让它们接触到发热部件，例如显微镜的灯室。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645234123222011224>