



使用说明书

DP22/DP27

显微镜数码相机

本使用说明书适用于奥林巴斯显微镜数码相机 DP22/DP27。为获得最佳的性能，并保证安全性，我们建议您在操作相机前应该全面仔细阅读本使用说明书。请将本使用说明书放在工作台附近便于取阅的地方，用于以后的参考。关于产品配置的详细信息，请参阅本使用说明书的第 16 页。

光学显微镜附件



A X 8 8 7 7

本产品符合标准 IEC/EN 61326-1 有关电磁兼容性的要求。

一 抗扰性 适用于工业以及基本环境要求。



根据废弃电子电气设备欧洲指示，本符号表示产品不能作为未分类垃圾处理，而是应该单独回收。请联系欧盟您当地的奥林巴斯代理商，和/或您所在国家的相关部门收集处置该设备。

参考：本设备已通过测试，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 类数字设备相关限制要求。这些限制要求旨在为商业环境中运行的设备提供合理的保护，防止有害干扰。该设备能产生、使用并且辐射无线电频率的能量，如未按照操作工序说明书安装和操作，可能会造成对无线电通讯的有害干扰。在住宅区操作本设备可能会造成有害干扰，在这种情况下，用户将根据要求自费进行消除和解决干扰。

FCC 警告：未经合规责任方明确批准对设备进行修改或改装的用户，其操作设备权限可能被取消。

目录表

前 言 - - - - -	1
---------------	---

安 全 预 防 措 施 - - - - -	2
-----------------------	---

使 用 注 意 事 项 - - - - -	5
-----------------------	---

1 系 统 图 - - - - -	1 6
-----------------------	-----

2 各 部 分 的 部 件 名 称 - - - - -	1 7
---------------------------------	-----

3	安 装 - - - - -	1 8
---	---------------	-----

1	安 装 相 机 头 - - - - -	1 8
---	---------------------	-----

2	连 接 数 据 线 - - - - -	2 0
---	---------------------	-----

4	软 件 安 装 - - - - -	2 1
---	-------------------	-----

5	图 像 采 集 程 序 概 述 - - - - -	2 2
---	---------------------------	-----

6	规 格 - - - - -	2 3
---	---------------	-----

7	故 障 排 除 指 南 - - - - -	2 6
---	-----------------------	-----

■	电 源 线 的 正 确 选 择 - - - - -	3 2
---	---------------------------	-----

前言

使用相机适配器将显微镜数码相机 DP22/DP27 安装到奥林巴斯 UIS2/UIS 系列显微镜上，可以获取光学显微镜上的图像。

将本显微镜数码相机与非奥林巴斯制造的显微镜配套使用时，光学性能可能无法完全体现。

本使用说明书的内容

本使用说明书仅涵盖与显微镜数码相机 DP22/DP27 相关的内容。关于根据显微镜数码相机连接状态操作的步骤，请根据相关连接状态参阅使用说明书。

安全预防措施

如果未按照本手册规定的方式使用该设备，可能会危及用户的安全。此外，还可能损坏设备。务必按照本使用说明书所述使用设备。

以下符号用于解释本使用说明书中的文字。

 **注意** : 表示有潜在的危害，如不可避免，可能造成轻度或中度伤害。

 **注意** : 表示有潜在的危害，如不可避免，可能造成设备以及其它资产损坏。

◎ : 表示说明（为便于操作和保养）。

注意-显微镜的安装-

请不要让显微镜的高度超过 1 米。

为了防止翻倒，组合配件时，请不要让显微镜的高度超过 1 米。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/927123042116006121>